

二氧化碳麻醉枪使用技巧

1、将二氧化碳麻醉枪挂在麻醉台旁边合适位置，不占用麻醉台空间，并且防止跌落折断麻醉枪针头。

2、在使用过程中，不必将扳机压倒底，只需要轻轻压动扳机，气流即可接通。这样操作可以大大延长麻醉枪的使用寿命。

3、如果其它情况，联系供应方客服解决；联系电话：01080307852；13811600492。

北京学思创生物科技有限公司

果蝇事业部